

**Instruction d'utilisation du Kit de Transfert Pyrofree®**

**Instruction for use of the Transfer Kit Pyrofree®**

**1. Présentation des éléments – Item presentation**

**Transfer Kit**



Fenêtre - Window

Outil de Transfert – *Transfer tool*




Règle de guidage – *Guide Set*

**Poche Pyrofree® - Pyrofree® pack**



Poche Pyrofree® étiquette en haut – *Pyrofree® pack label on top*

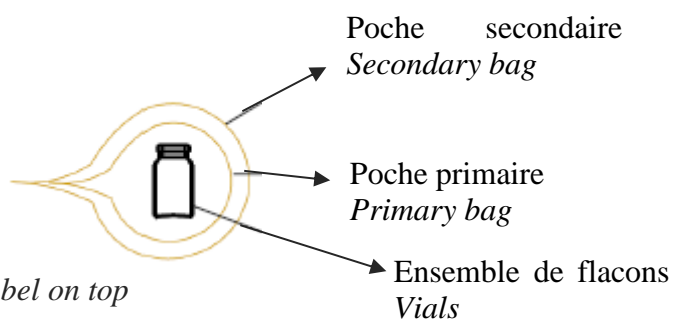

Retirer la poche secondaire – *Remove secondary bag*




## 2. Process




Retourner la poche – *Turn the pack upside down*




Déchirer la largeur droite de la poche – *Tear the right side of the bag*

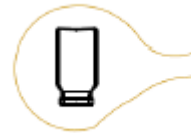


Insérer l'outil de transfert avec précaution fond vers le haut – *Insert transfer tool with bottom upward*

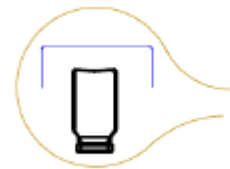

Faire ressortir la languette qui maintient les flacons par la fenêtre de l'outil de transfert – *Pull out the strip which maintains vials through the window of the transfer tool.*

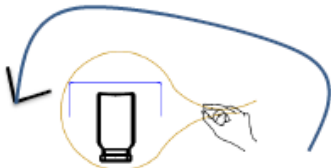

Retourner l'ensemble en maintenant la poche – *Turn the set by maintaining the bag*

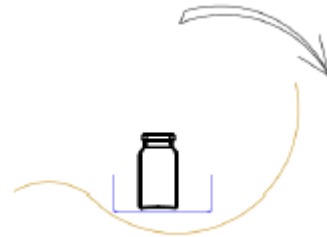

Ouvrir la poche primaire, côté sortie des flacons – *Open the primary bag on the exit side of the vials*




Retirer la poche PEEK en la tirant côté fenêtre – *Remove the PEEK bag by pulling on the window side*



Tirer le cerclage avec la languette pour maintenir les flacons sur l'outil de transfert – *Pull the strip with the tip to maintain vials on the transfer tool*



Couper le cerclage et le retirer par la fenêtre de l'outil de transfert – *Cut the strip and remove it by the window of the transfer tool*

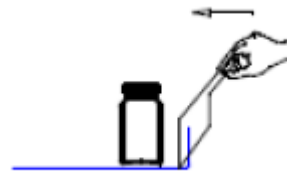

Mettre en place la règle de guidage et pousser les flacons sur la zone de chargement – *Position of the guide set and push vials on the loading zone*